

Medidor de PH Digital

Codigo: 112745



Descripción

Medidor de PH digital de fácil uso, alta precisión. Regula la temperatura automáticamente para el cálculo del PH

• Pantalla LCD Digital

- Precisión: 0.01
- Resolución: 0.01
- Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 60 °C
- Rango de medición: 0.00 ~ 14.00
- Tipo de sonda: Electrodo de bombilla de vidrio de precisión

Cómo usar:

- Retira la tapa protectora.
- Primero enjuague el electrodo con agua destilada y séquelo con papel de filtro.
- Enciende el medidor pulsando la tecla "ON/OFF".
- Sumerge el electrodo del medidor de pH en la solución a probar (no debe superar la línea de inmersión).
- Agita suavemente y espera alrededor de 30 segundos hasta que la lectura se estabiliza.
- Después de terminar, limpia el electrodo con agua pura, apaga el medidor presionando la tecla "ON/OFF".
- Siempre usar la tapa protectora después de su uso.

Calibración:

1-Enciende el medidor de PH

2-Dissuelve cada solución tampón en 250ML de agua destilada

3-Sumerja el electrodo en la solución PH 6.86, (bajo la temperatura de 25)

4-Pulsa el botón "CAL" (Calibración) durante 5 segundos y suelta

- -La pantalla comenzará a parpadear 6.86
- -Espera hasta que la pantalla deje de parpadear.
- -Enjuague el electrodo con agua destilada y séquelo con papel de filtro.

5-Sumerja el electrodo en una solución de PH 4.00.

- -Presione el botón "CAL" durante 5 segundos, luego presione y libere inmediatamente la segunda vez
- -La lectura comenzará a parpadear 4.00
- -Espera hasta que la pantalla deje de parpadear
- -Enjuague y seque el electrodo con agua destilada como antes.

6- Coloca el medidor de vuelta a la solución del amortiguador para probar la calibración. Si es incorrecto, repite la calibración

7- Si se sabe que el PH aproximado de la solución de prueba es superior al 7.0, calibre el medidor utilizando una solución al 6.86 y al 9.18. Para hacer esto, sigue la tabla de calibración, el tercer paso es el método de calibración para 9.18 puntos.

Incluye:

- 1 ust. * medidor de pH
- 2 unidades * Polvo amortiguador de bolsas
- 1 ust. * Manual de instrucciones